

1. Conhecendo sua Base Vibratória

Parabéns por adquirir sua Base Vibratória, produzida pela Powdermix Equipamentos para Laboratórios!

A Base Vibratória Powdermix pode ser utilizada com qualquer tipo de encapsulador, inclusive os semiautomáticos, para auxiliar na compactação dos fármacos durante o processo de encapsulamento. Possui regulagem de até oito intensidades de vibração e regulagem de tempo, acionadas por pedal.

Conheça as partes da sua Base Vibratória:



Dados técnicos:

- Voltagem: 110/220 V automático
- Consumo: 25 W

2. Utilizando sua Base Vibratória

Ligue a fonte na tomada de energia e o outro plug e o pedal, na Base Vibratória.

Coloque o seu encapsulador já montado sobre a Base Vibratória e espalhe a fórmula normalmente com a espátula. Mantenha o encapsulador apoiado com dois dedos de cada mão (utilize o polegar e o dedo indicador de cada mão) e acione o pedal. O encapsulador vibrará, compactando os pós de todas as cápsulas.

Diminua ou aumente a intensidade da vibração conforme desejar, e repita esta operação quantas vezes for necessário, até o completo enchimento das cápsulas, sendo que no último espalhamento da fórmula, a vibração deverá estar DESLIGADA.


Encapsuladores maiores que a Base Vibratória também podem ser utilizados. Se necessário, podem ter os pés retirados e apoiado diretamente sobre a base.

Para encapsuladores semi-automáticos recomendamos o uso das velocidades de vibração mais altas: 5, 6 ou 7.

IMPORTANTE: NÃO pressione o encapsulador à Base Vibratória; apenas mantenha-o apoiado à base, sem fazer pressão com os dedos.

3. Funções

No Painel frontal existem dois comandos: Vibração e Temporizador.

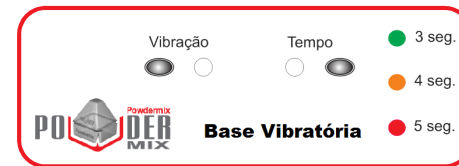

Função Vibração: o equipamento possui 8 intensidades de vibração. Mantenha o pedal acionado e a base vibrará. A cada toque no botão de vibração a intensidade aumentará, retornando à vibração inicial após o oitavo toque.

Função Tempo: o tempo de vibração pode ser controlado utilizando-se o pedal ou definindo um tempo fixo de acionamento da vibração. Para o tempo fixo, dê um toque no botão *Tempo* e acenderá a luz verde (3 segundos); ao acionar o pedal, a base irá vibrar e desligar após 3 segundos. Com a vibração desligada toque novamente no botão *Tempo* para alterar o tempo de vibração para 4 ou 5 segundos (luz laranja e luz vermelha, respectivamente). O próximo toque no botão *Tempo* retornará ao comando do pedal.

1. Manutenção

É importante limpar o equipamento com frequência. A limpeza do corpo do equipamento deverá ser feita com um pano úmido apenas com água.

2. Garantia

Garantia total de 12 meses para qualquer defeito de fabricação.

Powdermix Equipamentos para Laboratórios LTDA.

CNPJ: 05.910.162/0001-80
Inscr. Estadual: 633.668.600.110

Av. Rodrigues Alves, 89 – Macuco
CEP: 11015-201
Santos – SP

(13) 3221-7687
(13) 3326-2212
(13) 3011-0277



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Base Vibratória